


คู่มือการใช้งาน

REDLINE by BINDER


RE RF RI Oven Incubator

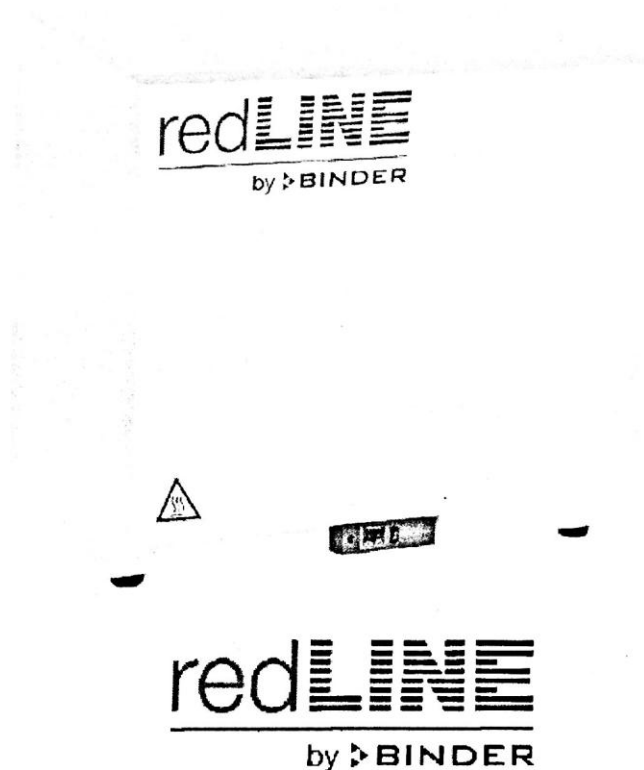



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ซายด์ โทร 02-1925976-7 แฟกซ์ 02-1925978

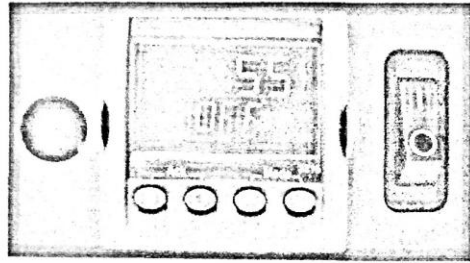

Website : [www.taradlab.com](http://www.taradlab.com) Email : [taradlab\\_sp@hotmail.com](mailto:taradlab_sp@hotmail.com)

สัญลักษณ์แสดงชุดควบคุม



- 

ปุ่มเลือกฟังก์ชัน
- 

ปุ่มกำหนดค่า
- 


ปุ่มเลือก ขึ้น ลง
- MAN**

แสดงถึงการหยุดการทำงานของ Heater

แสดงการทำงานของ heater

แสดงการทำงานของ Timer
- OFF**

ยกเลิกฟังก์ชัน
- WELL**

การตั้งเวลา
- TREMN**

แสดงเวลาที่เหลืออยู่
- SP I**

การตั้งอุณหภูมิ
- OFF**


แสดงถึงการทำงานครบตามเวลาที่กำหนด เครื่องจะเข้าสู่โหมด Standby
- A-M**

เลือกโหมดการทำงาน แบบ Standby หรือ Continuous
- Auto**


แสดงการทำงานแบบต่อเนื่อง

## ขั้นตอนการตั้งอุณหภูมิ


1. กดเปิด สวิตช์ หน้าจอจะแสดง Version ของ Controller หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิภายในตู้

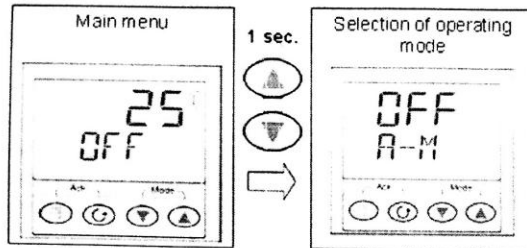

2. กดปุ่ม พร้อมกัน 1 วินาทีเพื่อเข้าฟังก์ชันการทำงาน หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ **A-M** ปลดปล่อยหน้าจอค้างตัวเลข 2 วินาที เครื่องจะทำการ บันทึก

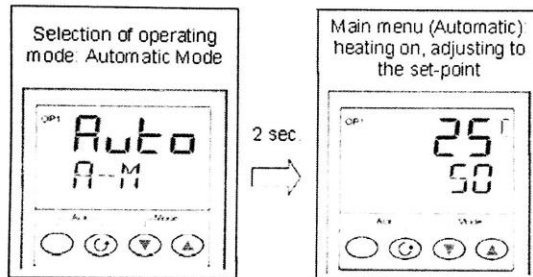


3. กดปุ่ม พร้อมกันค้างไว้ 2 วินาที แล้วกดปุ่ม ให้หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ **Auto** ปลดปล่อยหน้าจอค้างตัวเลข 2 วินาที เครื่องจะทำการ บันทึก

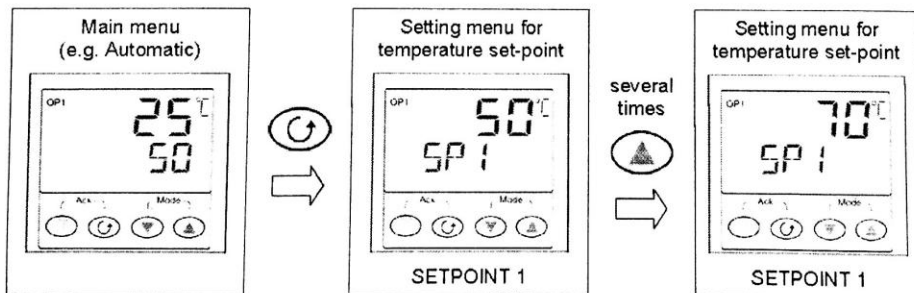


4. กดปุ่ม ให้หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ **SP 1** เพื่อเข้าโหมดการตั้งอุณหภูมิ แล้วกดปุ่ม เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ ปลดปล่อยหน้าจอค้างตัวเลข 2 วินาที เครื่องจะทำการ บันทึก หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ **OP1** ที่มุมด้านบน ซ้ายมือเป็นการแสดงการทำงานของ Heater ให้กดปุ่ม จำนวน 4 ครั้ง เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

## ขั้นตอนการตั้งเวลาการทำงาน

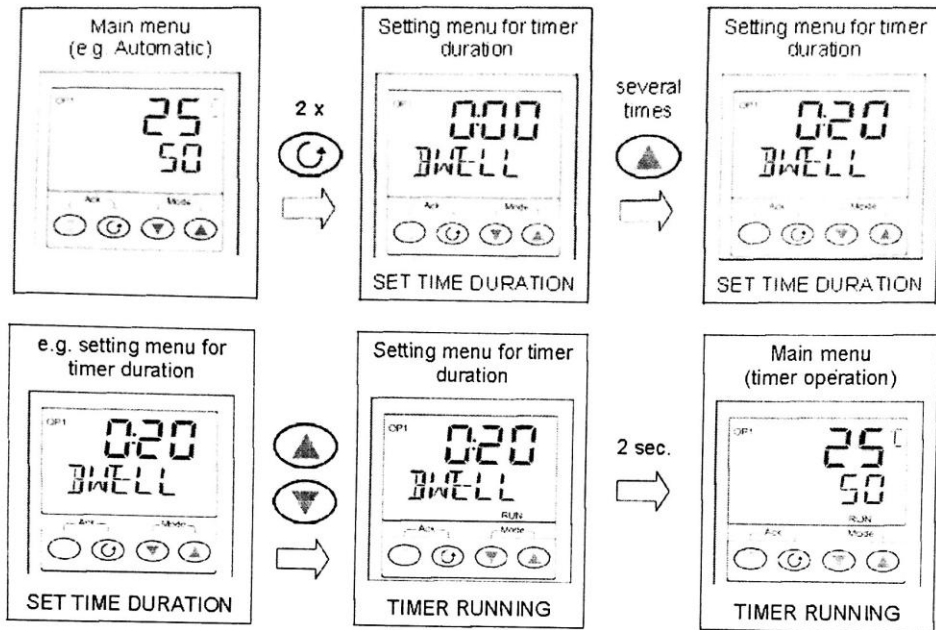


- กดปุ่ม  ให้หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ **BWELL** เพื่อเข้าโหมดการตั้งเวลา แล้วกดปุ่ม   เพื่อตั้งเวลาการทำงาน ปล่อยหน้าจอค้างตัวเลข 2 วินาที เครื่องจะทำการ บันทึก หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ **RUN** ที่มุมด้านล่างซ้ายมือเป็นการแสดงการทำงานของ Timer

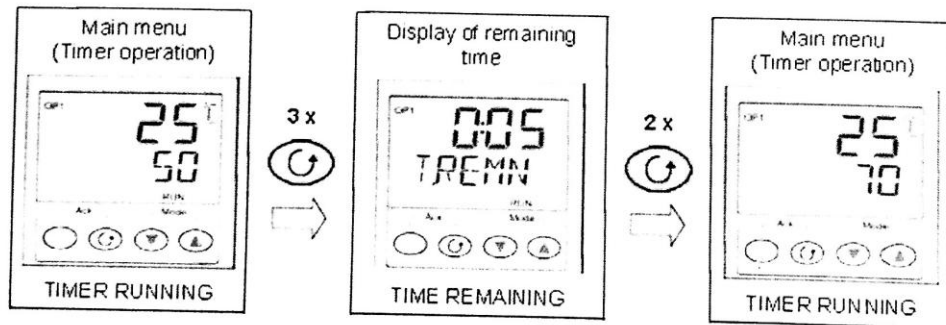

- ในกรณีที่เครื่องทำงานผู้ใช้สามารถดูเวลาการทำงานของเครื่องที่เหลืออยู่ ได้โดย กดปุ่ม  ให้หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ **TREMN** หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ และให้กดปุ่ม  จำนวน 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

### ขั้นตอนการหยุดการทำงานของเครื่อง

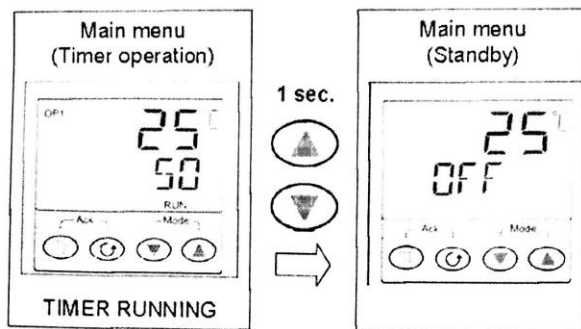

1. ตรวจสอบให้หน้าจออยู่ในตำแหน่งปกติ แล้วให้ปุ่ม   พร้อมกัน 1 วินาที สัญลักษณ์ หน้าจอจะแสดง **OP1** และ **RUN** จะหายไปและจะมีสัญลักษณ์ **OFF** แสดงขึ้นมาซึ่งเป็นการหยุดการทำงานของตัวเครื่องเรียบร้อยแล้ว